

Baño María, 14 litros, inox.

Baño María, 14 y 29 litros, inox.



Modo de empleo

- Llenar el Baño María hasta el nivel inferior señalado en el interior del baño maría, al lado derecho, con el agua desmineralizada.
- El baño maría incorpora un termostato. Si la temperatura es demasiada alta (ejemplo : no hay suficiente agua), el termostato se para.
- Detrás del baño maría hay un botón RESET, el cual hay que apretar si el termostato se para, para reiniciar su funcionamiento.
- Para vaciar el baño maría, hay un grifo al lado derecho del baño.

Las diferentes programaciones posibles :

A. Programación de la temperatura :

- ✓ programar (con la ayuda del botón negro).
- ✓ Temperatura : la luz superior al lado del botón **DISPLAY** se enciende.
- ✓ Mantener apretado el botón **SET** y girar el botón negro hasta que la temperatura deseada aparezca en el **DISPLAY**.

B. Pre-programación para la puesta en marcha :

- ✓ Antes de que el baño maría empiece a calentar, colocar la posición **H-DELAY** con la ayuda del botón negro : la luz del medio, cerca del **DISPLAY**, se ilumina.
- ✓ Mantener apretado el botón **SET** y girar el botón negro hasta que la hora deseada aparezca en el display.
- ✓ El tiempo se expresa en : horas, minutos.

C. Programación para mantener la temperatura durante un tiempo determinado :

- ✓ Con la ayuda del botón negro, buscar el programa **H-HOLD** : la luz inferior del **DISPLAY** se ilumina.
- ✓ Mantener apretado el botón **SET** y girar el botón negro hasta obtener el tiempo deseado.
- ✓ El tiempo se expresa en : horas,minutos.

Los programas de tiempo, explicados en los puntos **B** y **C** quedan una vez en memoria.

D. Repetición de la función pre-programación de la puesta en marcha :

Girar el botón negro hacia la derecha. Sobre el **DISPLAY** usted verá **L.P.** Apretando el botón **SET** y girando el botón negro, puede poner la función **L.P** sobre 0 ó sobre 1 :

- ✓ 0 significa que la función L.P está fuera de servicio
- ✓ 1 significa que el tiempo programado antes de empezar (**H-DELAY**) se repetirá una vez. A excepción de que la temperatura del baño maría baje hasta 0 °C, en este caso el baño maría volverá a calentar a la misma hora que fue programado bajo **B**.